

(ご参考) 遠心機定期自主検査表

保管期間 3 年

事業所		検査日	年 月 日
部門		検査者	
遠心機・ロータの形式		製造番号	

	No	検査箇所	検査方法	結果 いずれかに○をつける
遠 心 機	1	ロータ室内	ロータ室(チャンバ)内に異物が入っていたり、水がたまっていないか。	はい・いいえ
	2	回転軸	回転軸に傷や変形はないか。	はい・いいえ
	3	回転軸の軸受け部	異常音は聞こえないか。	はい・いいえ
	4	ドアロック機構	ドアのフックは完全に掛かるか。運転中に蓋が開かないか。	はい・いいえ 対象外
	5	ドアスイッチ	ドア解放時回転しないか。	はい・いいえ 対象外
	6	ドアの取り付けねじ	ドアの取り付けねじは緩んでいないか。	はい・いいえ
	7	電源接続	電源コードは正しく接続されているか。	はい・いいえ
	8	パネル操作	各つまみ、キーは正しく操作できるか。	はい・いいえ
	9	ブレーキ動作	回転を停止させるとき、自然減速と比べて早く減速するか。	はい・いいえ
	10	設置	遠心機は水平に設置されているか。本体にガタつきはないか。	はい・いいえ
	11	冷凍機	遠心機背面にある冷凍機ラジエータの空気取り入れ口にほこりがつまっていないか。	はい・いいえ 対象外
	12	設置場所	遠心機の周囲は 30cm 以上あいているか。	はい・いいえ
	13	外枠	遠心機各部にねじの緩み、振動はないか。	はい・いいえ
	14	運転中の本体	運転中に異音や異常振動はないか。	はい・いいえ
ロ ー タ	1	傷、亀裂、さび、変形、腐食	ロータの表面やチューブ穴内、バケットの底面などに傷、亀裂、さび、変形、腐食はないか。	はい・いいえ
	2	ロータの固定	ロータつまみやロータ固定ナットの締め付けは十分か。	はい・いいえ 対象外
	3	ふたやつまみ、Oリングの変形、摩耗	ロータふたやロータつまみに変形やねじ部の摩耗、Oリングに変形や劣化はないか。	はい・いいえ 対象外
	4	バケットの振り上がり	スイングロータのバケットの振り上がりは滑らかか。グリス塗布が必要なロータは、バケットの溝にグリスが塗布されているか。	はい・いいえ 対象外
	5	耐用年数、回数、点検時期	ロータの耐用年数、耐用回数、点検時期に達していないか。	はい・いいえ

総合判定 補修要・補修不要 (いずれかに○をつける)	
補修要の場合の措置内容	